

Alcool Isopropylique 95%

Réf. IPA95

Alcools de stérilisation

A3 Med



Alcool isopropylique 95% : solvant et nettoyant dégraissant à évaporation rapide. Bidon 5 Litres.

LES + PRODUITS

- + **Concentration 95%** : fort pouvoir solvant et dégraissant
- + **Nettoyage & dégraissage** : surfaces, optique, électronique, élimination de résidus
- + **Préparation de surfaces** : avant collage, marquage ou application
- + **Séchage rapide sans trace** : pratique en laboratoire et en atelier
- + **Bidon de 5 litres** : conditionnement économique
- + **Stock à Ariana** : livraison 24-72h dans toute la Tunisie, devis B2B sous 24h

95%

CONCENTRATION

5 Litres (bidon)

CONTENANCE

Liquide incolore

ASPECT

Rapide

ÉVAPORATION

DISTRIBUÉ
PAR A3 MED

FDS sur demande
fiche de données de
sécurité



Livraison 24-72 h
dans les 24
gouvernorats



Stock permanent
entrepôt à Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONCENTRATION	95%
CONTENANCE	5 Litres (bidon)
ASPECT	Liquide incolore
USAGE	Nettoyage, dégraissage, préparation de surfaces, laboratoire
ÉVAPORATION	Rapide
CONFORMITÉ	CE · normes européennes
FABRICATION	07/2026
EXPIRATION	07/2027

Alcool Isopropylique 95%

Réf. IPA95

QUAND L'UTILISER

- Nettoyage et dégraissage des surfaces, outils et pièces
- Préparation des supports avant collage, marquage ou application d'adhésif
- Nettoyage de l'optique et de l'électronique (contacts, connecteurs), appareil hors tension
- Élimination des résidus de colle, d'encre ou de graisse
- Industrie : élimination des traces de peinture fraîche et de résine, dégraissage des pièces avant peinture

COMMENT L'UTILISER

- 1 Verser sur un chiffon propre non pelucheux (microfibre) plutôt que directement sur l'appareil.
- 2 Frotter la zone à nettoyer ou à dégraisser.
- 3 Laisser s'évaporer : séchage rapide, sans trace ni résidu.
- 4 Pour désinfecter, préférer l'alcool à 70 % : à 95 % l'évaporation est trop rapide pour une action germicide complète.

QUELLE CONCENTRATION CHOISIR ?

70 %	Désinfection des surfaces et antisepsie de la peau saine
95 % · CETTE FICHE	Nettoyage, dégraissage et préparation de surfaces
99,9 %	Électronique, optique, laboratoire ; base de dilution à 70 %

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit ; prix affiché sur a3med.com/products/alcohol-isopropylique-95/.
Appels d'offres : fiche technique fournie, tarif dégressif par quantité sur demande.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ! Liquide et vapeurs très inflammables : tenir à l'écart de la chaleur, des flammes nues et des étincelles ; ne pas fumer.
- ! Utiliser dans un local ventilé ; éviter de respirer les vapeurs.
- ! Irritant pour les yeux : port de gants et de lunettes recommandé ; en cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire.
- ! Ne pas ingérer ; conserver hors de portée des enfants.
- ! Produit non destiné à l'antisepsie de la peau : réserver cet usage à l'alcool à 70 %.

STOCKAGE

Conserver dans le bidon d'origine soigneusement refermé, debout, dans un local frais et ventilé, à l'écart des sources d'ignition et des produits oxydants. Respecter le numéro de lot et la date d'expiration portés sur l'étiquette.

LIVRAISON ET DOCUMENTATION

Livraison dans les 24 gouvernorats sous 24 à 72 h, stock permanent à Ariana. Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Alcool Isopropylique 99,9% · IPAP

Alcool Isopropylique 70% · ALCOOL-70